

DISTRIBUCIÓN:

DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Mantenimiento	Subdirector de Ingeniería y Mantenimiento
Mantenimiento	Responsable de Mantenimiento
Mantenimiento	Responsable de Electromedicina
Hematología	Jefe de la Unidad de Hematología
Hematología	Coordinadora de Enfermería

SUMARIO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	31/10/06	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Marga Alcover Cargo: Coordinadora de Enfermería Fecha: 31/10/06	Nombre: Joan Bargay Cargo: Jefe de la Unidad de Hematología Fecha: 31/10/06
La documentación del Sistema de Gestión se encuentra en la Intranet de Hospital Son Llàtzer. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

1.-Introducción

La presente instrucción pretende mantener, controlar y optimizar el funcionamiento y mantenimiento de las neveras para reactivos del servicio de Hematología y Hemoterapia con el fin de asegurar en todo momento el correcto funcionamiento de las mismas. La instrucción aplica a las neveras de reactivo que forman parte del servicio de Hematología y Hemoterapia

2.-Descripción

En el Servicio hay 3 neveras para reactivos:

- Nevera de reactivos 1 (NEVRE1).
- Nevera de reactivos 2 (NEVRE2).
- Nevera de reactivos 3 (NEVRE3).

Cada nevera dispone de un termómetro para medir la temperatura interior (superior e inferior). Ésta debe estar entre 2 y 8°C. Se deberá comprobar y anotar la temperatura en el listado correspondiente un día a la semana.

2.1. Mantenimiento preventivo: N/A

2.2. Mantenimiento correctivo:

Cualquier incidencia o avería que se detecte por parte del personal del Servicio de Hematología será comunicada a la Unidad de Mantenimiento mediante el correspondiente parte, según lo que se define en el PG-63-001 en su apartado 3.4 Comunicación entre el Usuario y Mantenimiento. Esta unidad se encargará de gestionar y comunicar el estado de la Incidencia o Avería a la Unidad de Hematología.

3.- Anexos

- *Comunicación de los Partes de Mantenimiento Correctivo*
- *Albaranes de Mantenimiento Correctivo.*